



OPADRY® II

готовая система для плёночного покрытия таблеток, капсул и т.д.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Систему OPADRY® II быстро и легко приготовить. Необходимо только добавить OPADRY® II порошок в воду и размешать в течение 45 минут мешалкой пропеллерной формы.

Суспензию OPADRY® II можно приготовить, используя до 20% сухого вещества. Ваш региональный технический менеджер может порекомендовать оптимальные количества сухого вещества и растворителя для Вашей специфичной OPADRY II системы и Вашего оборудования.

Материалы

- Порошок OPADRY.
- Комнатной температуры (макс. 30°C) вода (рекомендуется де-ионизированная или дистиллированная).

Оборудование

- Миксер с регулируемой скоростью вращения мешалки, который в состоянии поддерживать воронку.
- Пропеллерная мешалка. Для оптимального перемешивания используйте винт с диаметром 1/4 - 1/3 диаметра сосуда (смотри Рис. 1).
- Сосуд, объём которого должен быть на 15-25% больше чем объёмготавливаемой суспензии.

Способ смешивания

1. Взвесьте необходимое количество порошка Opadry II.
2. В сосуде смешивания взвесьте необходимое количество воды.
3. Расположите мешалку центрально с пропеллером как можно ближе ко дну сосуда. Отрегулируйте скорость мешалки так, чтобы получилась воронка, не увлекая воздух в жидкость.
4. Быстро и в один приём добавьте Opadry II в воронку так, чтобы порошок не задерживался на поверхности жидкости. Если надо, увеличьте скорость мешалки, чтобы поддерживать воронку.
5. Когда весь порошок добавлен, уменьшите скорость вращения мешалки почти до полного исчезновения воронки. Продолжайте перемешивать суспензию в течение 45 минут.

Работа с суспензией

- При желании, OPADRY суспензию можно использовать прямо из сосуда, в котором она была приготовлена.
- Мы рекомендуем, во время процесса нанесения покрытия продолжать аккуратно перемешивать Opadry суспензию.

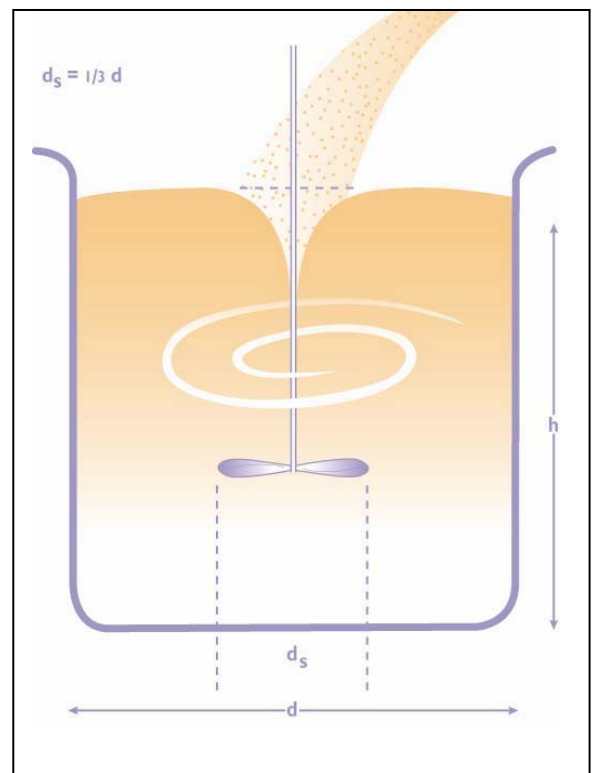


Рис. 1.

Центральный Офис

Colorcon Limited

415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024, USA

Тел: +001-215-699-7733 Факс: +001-215-661-2605 Стр. в Интернете://www.colorcon.com

Филиалы	Телефон	Факс	Филиалы	Телефон	Факс
<i>США</i>			<i>Азия/Океания</i>		
Santa Ana, California	714-549-0631	714-549-4921	Singapore	65-438-0318	65-438-0178
Indianapolis, Indiana	317-545-6211	317-545-6218	Fuji-gun, Shizuoka, Japan	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Humacao, Puerto Rico	787-852-3815	787-852-0030	Shanghai, China	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
<i>Европа</i>			Goa, India	91-0832-2883434	91-0832-2883440
Dartford, Kent, England	44-1322-293000	44-1322-627200	Seoul, Korea	822-2057-2173	822-2057-2179
Bouguival, France	33-1-3082-1582	33-1-3082-7879	<i>Латинская Америка</i>		
Idstein, Germany	49-6126-9961-0	49-6126-9961-11	Buenos Aires, Argentina	54-11-4552-1565	54-11-4552-3997
Gallarate, Italy	39-0331-776932	39-0331-776831	Cotia, Brazil	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Budapest, Hungary	36-1-200-8000	36-1-200-8010	Bogota, Columbia	571-418-1202	571-418-1257
Istanbul, Turkey	90-216-465-0360	90-216-465-0361	Caracas, Venezuela	58-212-793-3459	58-212-781-2619
Barcelona, Spain	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792	Santa Fe, Mexico	52-55-5292-1661	52-55-5292-1750

Информация, содержащаяся в этом документе, является собственностью компании Colorcon и не может быть использована или распространена неподходящим образом.

2004 Colorcon. Опадры торговая марка BPSI Holdings, Inc.
FC_recon_opadryII_russian_0205