



**OPADRY<sup>®</sup> AMB**  
AQUEOUS MOISTURE BARRIER  
COMPLETE FILM COATING SYSTEM

Information

Process de Reconstitution

Les systèmes de pelliculage Opadry<sup>®</sup> AMB sont faciles et rapides à préparer. Ajouter tout simplement la poudre Opadry AMB dans l'eau purifiée et mélangez pendant 45 minutes avec un agitateur à hélice.\*

### Produits

- Opadry AMB poudre
- Eau, température ambiante (maximum 30°C) (désionisée ou distillée de préférence)

### Equipement

- Agitateur à vitesse variable capable de produire et de maintenir un vortex.
- Tige d'agitation à hélice. Pour un mélange optimum, utilisez une hélice dont le diamètre est équivalent à 1/4 - 1/3 du diamètre du récipient de préparation. (voir Figure 1.)
- Récipient de préparation approprié ayant une contenance supérieure de 15% à 25% du total de la suspension à préparer.

### \*Instructions de reconstitution

1. Pesez la quantité nécessaire d'Opadry AMB .
2. Pesez la quantité d'eau purifiée nécessaire dans le récipient de préparation.
3. En plaçant l'hélice au centre et aussi près du fond du récipient que possible, agitez l'eau pour former un vortex sans introduire trop d'air dans le liquide.
4. Ajoutez rapidement et régulièrement la poudre Opadry AMB au vortex en évitant que la poudre ne flotte à la surface du liquide. Augmentez la vitesse de l'agitateur de manière à maintenir le vortex, si besoin est.
5. Lorsque tout l'Opadry AMB a été ajouté, réduisez la vitesse de l'agitateur afin d'éliminer le vortex. Mélangez pendant 45 minutes.

### Manutention de la suspension

- La dispersion Opadry AMB peut être pompée directement du récipient de préparation si nécessaire.
- Nous recommandons d'agiter légèrement la dispersion Opadry AMB pendant le processus de pelliculage.

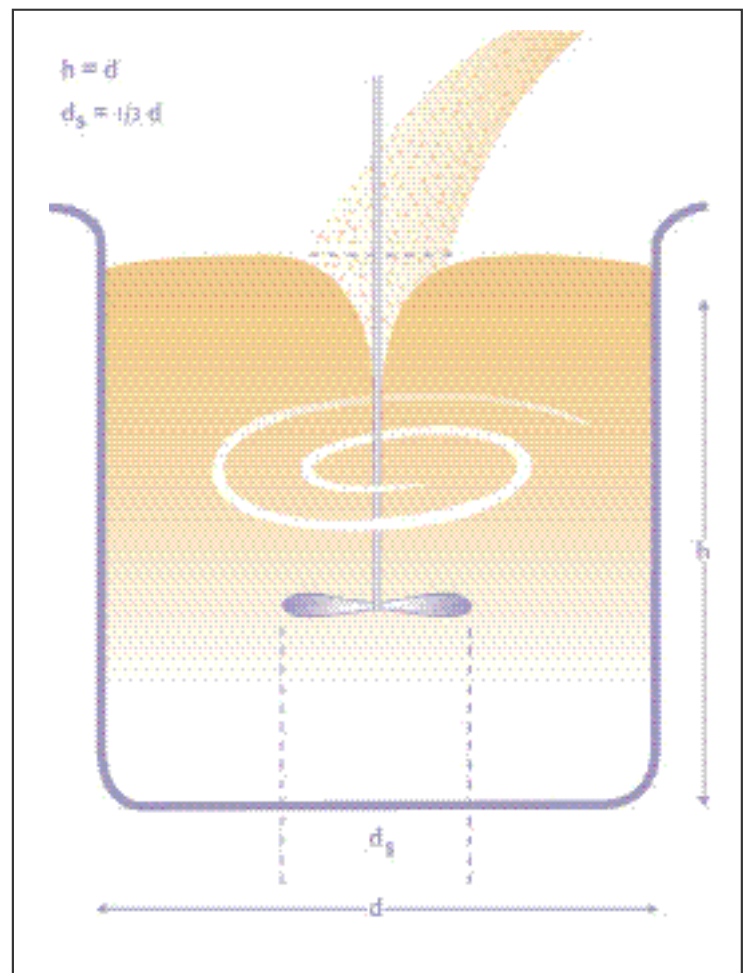


Figure 1.

---

**Siège social pour le monde entier**

Colorcon

415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024

Tel: 215-699-7733 Fax: 215-661-2605 Web Site @<http://www.colorcon.com>

---

<b>Locations</b>	<b>Téléphone</b>	<b>Fac-similé</b>	<b>Locations</b>	<b>Téléphone</b>	<b>Fac-similé</b>
<i>Etats Unis</i>			<i>Asie/Pacifique</i>		
Santa Ana, California	714-549-0631	714-549-4921	Singapour	65-438-0318	65-438-0178
Indianapolis, Indiana	317-545-6211	317-545-6218	Fuji-gun, Shizuoka, Japon	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Humacao, Puerto Rico	787-852-3815	787-852-0030	Shanghai, Chine	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
			Mumbai, Indes	91-22-868-2537	91-22-868-4518
<i>Europe</i>			Seoul, Corée du Sud	82-2-2057-2713	82-2-2057-2179
Dartford, Kent, Angleterre	44-1322-293000	44-1322-627200			
Bougival, France	33-1-3082-1582	33-1-3082-7879	<i>Amérique latine</i>		
Idstein, Allemagne	49-6126-9961-0	49-6126-9961-11	Buenos Aires, Argentine	54-11-4552-1565	54-11-4552-5158
Gallarate, Italie	39-0331-776932	39-0331-776831	Cotia, Brésil	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Budapest, Hongrie	36-1-200-8000	36-1-200-8010	Bogota, Colombie	571-418-1202	571-418-1257
Istanbul, Turquie	90-216-465-0360	90-216-465-0361	Caracas, Venezuela	58-212-442-4819	58-212-442-8724
Barcelone, Espagne	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792	Santa Fe, Mexique	525-292-1611	525-292-1750

Les informations données ici sont exactes et correctes à notre connaissance. Toute recommandation ou suggestion est faite sans aucune assurance ou garantie étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle. Toute information contenue ici est à titre de recommandation quant à l'utilisation de nos produits de manière à n'enfreindre aucun brevet.

©2000 Colorcon

Opadry® AMB est une marque déposée de BPSI

FC/TechData/Opadry® AMB-Fr/Recon/12-00