



**ACRYL-EZE®**  
Aqueous Acrylic Enteric System

Informações Sobre o Produto

O Acryl-EZE® 93A é um sistema de revestimento entérico aquoso, pigmentado e de dois passos, desenvolvido especificamente para fornecer proteção entérica em ambientes gástricos de pH elevado. O Acryl-EZE série 93A oferece ao formulador flexibilidade para escolher o tipo e nível do plastificante, dependendo das propriedades físico-químicas do princípio ativo ou substrato. A Colorcon disponibiliza orientações do plastificante utilizado.

Combinando os benefícios de um sistema de revestimento pigmentado com um polímero entérico globalmente aceito (EUDRAGIT® L100-55), as formulações de Acryl-EZE são facilmente dispersas em água, para a aplicação de um revestimento de liberação entérica em formas farmacêuticas sólidas tais como comprimidos, grânulos e esferas.

O sistema de revestimento pode ser “color matched” para cumprir requisitos de comercialização e o revestimento entérico proporciona perfis de liberação entérica consistentes e reprodutíveis.

### **Características Principais**

- Proteção entérica em ambientes gástricos de pH elevado.
- Polímero acrílico comprovado para um desempenho de liberação entérica reprodutível e consistente.
- Pó seco para um transporte e armazenamento econômicos.
- Fácil de dispensar e dispersar em água - tempo de preparação de apenas 30 minutos.
- Flexibilidade de escolha do tipo e nível de plastificante.
- Sistema pigmentado; elimina a necessidade de uma camada superior colorida.

### **Aplicações**

- Comprimidos, grânulos e esferas.

### **Embalagem**

- Caixa de 25kg com sacos duplos de polietileno com dessecante entre os sacos.

### **Condições de Armazenamento Recomendadas**

- Armazenar o produto a 15-30°C e menos de 65% de umidade relativa (UR).
- Voltar a fechar firmemente os sacos de polietileno (com dessecante) antes de armazenar.

### **Período de Reavaliação (garantia)**

- 365 dias a partir da data de fabricação.\*\*

\*\*Pode variar com base na seleção do pigmento.



**Sede Mundial**

Colorcon

415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024

Tel.: 215-699-7733 Fax: 215-661-2605 Web Site @<http://www.colorcon.com> E.mail: [modified\\_release@colorcon.com](mailto:modified_release@colorcon.com)

<b>Localizações</b>	<b>Telefone</b>	<b>Fax</b>	<b>Localizações</b>	<b>Telefone</b>	<b>Fax</b>
<i>Estados Unidos</i>			<i>Ásia/Pacífico</i>		
Santa Ana, Califórnia	714-549-0631	714-549-4921	Singapura	65-6438-0318	65-6438-0178
Indianapolis, Indiana	317-545-6211	317-545-6218	Nishiyama, Japão	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Humacao, Porto Rico	787-852-3815	787-852-0030	Shanghai, China	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
<i>Europa</i>			Goa, Índia	91-832-288-3434	91-832-288-3440
Dartford, Kent, Inglaterra	44-1322-293000	44-1322-627200	Seul, Coreia	82-2-2057-2713	82-2-2057-2179
Bougival, França	33-1-3082-1582	33-1-3082-7879	<i>América Latina</i>		
Idstein, Alemanha	49-6126-9961-0	49-6126-9961-11	Buenos Aires, Argentina	54-911-4552-1565	54-911-4552-3997
Gallarate, Itália	39-0331-776932	39-0331-776831	Cotia, Brasil	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Budapeste, Hungria	36-1-200-8000	36-1-200-8010	Bogotá, Colômbia	571-418-1202	571-418-1257
Barcelona, Espanha	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792	Santa Fe, México	525-5-3000-5700	525-5-3000-5701/02
Istambul, Turquia	90-216-465-0360	90-216-465-0361	Caracas, Venezuela	58-212-442-4819	58-212-442-8724

As informações aqui presentes são verdadeiras e são recomendações para a utilização de nossos produtos, de forma a não infringir qualquer patente. Quaisquer recomendações ou sugestões são feitas sem qualquer garantia, dado que as condições de utilização estão fora do nosso controle.

© Colorcon 2008. As informações presentes neste documento são propriedade da Colorcon e não podem ser usadas nem divulgadas de forma inadequada.

Acryl-EZE® é uma marca registrada de BPSI Holdings LLC

EUDRAGIT® é uma marca registrada de Röhm GmbH

[mr/acryl-eze93A/product\\_info\\_pt/03.08\\_rev1](http://mr/acryl-eze93A/product_info_pt/03.08_rev1)