



用于营养品的速释薄膜包衣系统

### 纽特斐®产品清洁指南

用于营养品的速释薄膜包衣纽特斐®, 是一种包含了聚合物、增塑剂、着色剂和其他添加剂的固体粉状一步包衣产品。纽特斐具有出色的成膜能力, 包括鲜明的标识清晰度, 高抗拉强度和优良的附着力等。

以下所述, 是适用于大部分纽特斐产品的通用清洁指导。同时还应该考虑具体清洁的产品和设备要求, 然后根据需要适当调整。

- 为了达到最佳清洁效果, 应在包衣操作结束后尽快将设备中的纽特斐残留物清洗干净。
- 如果清洁得当, 使用适当的清洁剂即可轻松去除纽特斐残留物。而且, 清洁剂无所谓是碱性或酸性。
- 用室温或冷水制备清洁剂溶液, 切忌使用热水, 因为热水可能会导致包衣配方中的某些聚合物产生凝胶。
- 将制备好的清洁剂溶液喷在待清洁的设备表面上。
- 等待3-5分钟, 使溶液充分附着在被喷涂的表面上。
- 然后用纯净水冲洗附着清洁溶液的设备表面直到干净。

#### 包衣锅

- 可以使用相同的清洁剂溶液清洁包衣锅。
- 在锅内蓄水槽中注入清洁剂溶液, 然后让锅体在溶液浸泡中旋转30分钟。

#### 喷液设备

- 喷枪和软管要拆卸下来进行清洁。
- 清洗喷枪时, 务必确保管道中没有残留包衣物料, 这点非常重要, 因为这些残留物可能会阻塞喷孔, 影响喷速。
- 用细软的毛刷或拭子穿过喷嘴的顶端, 确保所有包衣物料清理干净。
- 避免使用坚硬物体, 以免损坏枪的部件。清洁完成后, 应当用纯水将所有的设备冲洗干净。

根据我司所知及所信，本文包含的信息真实、准确，但由于方法、条件以及产品设备的差异，故不对产品任何推荐的数据或者建议提供明示或暗示性担保。在贵方的任何用途上，也不作同样的产品适用性担保。我对意外的利润损失、特殊或相应的损失或损害不承担责任。

卡乐康公司不作任何明示或暗示性担保。即不担保客户在应用卡乐康产品的过程中不会侵犯任何第三方或实体持有的任何商标、商品名称、版权、专利或其他权利。

更多信息请与卡乐康中国联系，电话:+86-21-61982300/4001009611·传真:+86-21-54422229  
www.colorcon.com.cn · marketing\_cn@colorcon.com

北美  
**+1-215-699-7733**

欧洲/中东/非洲  
**+44-(0)-1322-293000**

拉丁美洲  
**+54-11-5556-7700**

印度  
**+91-832-6727373**

中国  
**+86-21-61982300**



© BPSI Holdings LLC, 2020. 本文所包含信息归卡乐康所有，未经许可不得使用。

\* 除了特别指出外，所有商标均属 BPSI 公司所有

pi\_nutrafinish\_cleaning\_v1\_CHN\_12\_2020